

50×ROX Reference Dye

产品组成

| | |
|----------------------|----------|
| 50×ROX Reference Dye | |
| Cat. No. | 7709-005 |
| 50×ROX Reference Dye | 1 ml |
| 说明书 | 1 份 |

产品储存

-20℃贮存，有效期大于2年；如果经常使用，应于2-8℃储存，以免反复冻融而影响使用效果。

技术支持

杭州新景生物试剂开发有限公司研发部：e-mail: technical@simgen.cn, 电话：400-0099-857。

产品介绍

ROX Reference Dye 一般用于 ABI、Stratagene 等公司的 Real Time PCR 扩增仪上，用于调整 PCR 加样误差所引起的 PCR 管与管之间的差异。本产品适用于 Applied Biosystems 5700, 7000, 7300, 7700, 7900, 7900HT, 7900HT Fast; Applied Biosystems StepOne™, StepOnePlus™等使用高浓度 ROX 的荧光定量 PCR 仪。

ROX Reference Dye 溶解于 20 mM Tris-HCl (pH 8.4), 0.1 mM EDTA, 0.01% Tween-20 的缓冲体系中。

使用方法

按每 50 μl 荧光定量 PCR/RT-PCR 反应体系中加入 1 μl 50×ROX Reference Dye 的比例加入 ROX，并注意在仪器的“荧光参比 (Passive)”选项中选择“ROX”。